

Elektroninis pH ir temperatūros matavimo prietaisas HALO su Bluetooth®



Šis pH ir temperatūros matavimo prietaisas, matavimo rodmenis pateikia į Apple ar Android įrenginį naudojant Bluetooth® 4 prisijungimą. Prietaisas tinka matuoti rūgštingumą, vyne, piene, jogurte, aluje, mėsoje ar kitam minkštam maistui.

285,84 € su PVM

Prekės kodas: 1.203-887.00

Prekės galimos pakuotės ar tipai:

Ilgis: 70 mm / 134 mm

Diametras: 6 mm

Kita info: Tinka matuoti temperatūrą nuo 0 iki 50.0°C , nuo -2pH iki 16 pH

Sudėtyje:: pH elektrodo saugojimo skystis, kalibravimo skystis pH4.01 ir pH7.01, valymo skystis, baterija, instrukcija ir kokybės sertifikatas

Pritaikymas:: matuoti rūgštingumą vyne, piene, jogurte, aluje, mėsoje ar kitam minkštam maistui.

Valdymas: Hanna Lab App Android ir Apple prietaisams

Garantija: 24 mėn.

Akumulatorius: CR2032 3V lithium ion / apie 500 val.

Paklaida: ± 0.005 pH / ± 0.3 mV

Prekės aprašymas:

Šis preciziškas pH matavimo prietaisas turi unikalią atviros jungties konstrukciją, kurioje tarp matuojamo mėginio ir vidinio etaloninio elemento yra viskolenos (kietojo gelio) elektrolito sluoksnis, kuriame nėra sidabro chlorido. Atviros jungiamosios konstrukcijos neleidžia užsikimšti, o zondo kūginis antgalis yra idealus matuojant pH maisto produktuose, įskaitant vyną ir alų. *Lengva ir paprasta matuoti pH pieno, tešlos, maltos mėsos ar jogurto produktuose, matuoti pH vyno misoje, matuoti sulčių pH.*

Kaip naudoti šį prietaisą, kai jis pats neturi elektroninio ekrano?

Matavimo rodmenys perduodami į išmanųjį įrenginį sujungus jį naudojant Bluetooth® 4 prisijungimą. Išmaniajame Apple ar Android įrenginyje parsisiųskite Hanna LAB programėlę ir stebėkite matavimo parametrus tiesiogiai savo telefone ar planšetėje. Matavimo rodmenys automatiškai saugomi jūsų įrenginyje, matomi istorijos sąrašė.

Pajungimo prie išmaniojo įrenginio instrukcijos:

1. Atsisiųskite į savo išmanųjį įrenginį Hanna Lab programėlę ir atsidarykite ją.
2. Paspauskite apvalųjį mygtuką ant pH matavimo prietaiso. Pradės mirksėti mėlyna ištisinė juosta aplink mygtuką.
3. Išmaniojo įrenginio programėlėje patvirtinkite prisijungimą, paspaudus "connect" ties pavadinimu "Demo probe"

Jūsų įrenginys paruoštas priimti matavimo rodmenis iš pH matavimo prietaiso HALO.

Kalibravimas:

Prieš naudojant pH matavimo prietaisą, prieš tai būtina sukalibruoti pH matavimo rodmenis. Vieno kalibravimo užtenka penkiems matavimams. Indikatorius Jūsų išmaniajame telefone rodo kiek išmatavimų.

- Kalibruodami prietaisą, išmaniajame įrengime išsirenkate kalibravimo funkciją ir sekate instrukcijas. Kalibravimui naudojame priede pridėtus kalibravimo skysčius, supiltus į mažą indą, kad apsemtų žalias kūginis antgalis: pradžioje 4,01 pH, o po jo 7,01pH.
- Kalibravimo rodmenis patvirtinti kai parametrai nesikeičia, skaičius tampa ekrane stabilus.

Saugojimas:

- Prieš saugojimą, nuskalaukite HALO pH matavimo prietaiso antgalį su švariu vandeniu.
- nuvalykite švaria šluoste
- įmerkite HALO pH matavimo antgalį į saugojimui skirtą skystį HI70300 apie 1 cm. Uždenkite apsauginį guminių antgalį ir laikykite sausoje vietoje.

Nuotraukų galerija:

